

## LAUTSTÄRKEREGELUNG

Mit der seitlichen Siebetaste (7) können Sie die Lautstärke des Signals regeln. Sie haben die Wahl zwischen laut (Hi), leise (Lo) und stumm (Mute).

## COUNT-DOWN-SPEICHEREINSTELLUNG

1. Drücken und halten Sie die M1-Taste (M2 oder M3) für 2 Sekunden, um in die Timer-Zeit-Einstellung zu gelangen.
2. Drücken Sie die MIN-Taste, um die Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie die SEC-Taste, um die Sekunden einzustellen.
4. Drücken Sie nochmals die M1-Taste (M2 oder M3), um die Einstellung zu bestätigen und zu speichern. Dies geschieht auch automatisch nach 30 Sekunden in denen keine Taste mehr gedrückt wird.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um die gespeicherten Daten zu ändern.
6. Durch längeres gleichzeitiges Drücken der MIN- und SEC-Taste werden die Count-Daten auf 0 gesetzt.



Timer-Zeit



Count-Down-Einstellung

## NUTZUNG DER COUNT-DOWN-FUNKTION

1. Stellen Sie die gewünschte Count-Down-Zeit ein.
2. Drücken Sie die M1-Taste (M2 oder M3), um die gespeicherte Zeit zu wählen. Drücken Sie nun die S/S-Taste, um die Count-Down-Funktion zu starten oder zu stoppen. Während der Count-Down läuft blinkt das Licht grün.
3. Der Alarmton erklingt sobald die Count-Down-Zeit bei 0 ist. Ist die Zeit abgelaufen blinkt das Licht rot. Drücken Sie die S/S-Taste, um den Alarm zu quittieren und die gespeicherte Zeit zu wiederholen. Der Alarmton verstummt nach einer Minute automatisch.
4. Der Timer schaltet nach Ablauf der Count-Down-Zeit automatisch in die Count-Up-Funktion.

## NUTZUNG DER COUNT-UP-FUNKTION

Erscheint auf dem Display 00<sub>M</sub>00<sub>S</sub> drücken Sie S/S-Taste, um die Count-Up-Funktion zu starten. Drücken Sie nochmals die S/S-Taste, um den Timer zu stoppen. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.  
Die maximale Anzeige liegt bei 99 Minuten 59 Sekunden.

## ANBRINGMÖGLICHKEITEN DES TIMERS

Nutzen Sie zur Positionierung die Wandhalterung (8) den Magneten (9) oder den Standfuß (10) auf der Rückseite des Gerätes. Montagematerial für die Wandmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Eine Konformitätserklärung und die digitale Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier: <http://www.thgeyer.com/konformitaetserklaerung-timer>

## BATTERIE RÜCKNAHME



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet Batterien bei geeigneten Sammelstellen zurückzugeben. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ und einem der chemischen Symbole Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber) oder Pb (Blei) gekennzeichnet.



## TIMER FUNCTIONS & DESCRIPTION

### M1 button (1)

Press the button to set the first storage time. Press and hold the button for 2 seconds to access the countdown time setting.

### M2 button (2)

Press the button to set the second memory time. Press and hold the button for 2 seconds to access the countdown time setting.

### M3 button (3)

Press the button to set the second storage time. Press and hold the button for 2 seconds to access the countdown time setting.

### MIN button (4)

Press the button to change the minutes in setting mode.

### SEC button (5)

Press the button to change the seconds in setting mode.

### S/S button (6)

Press the S/S button to start and stop the timer function.

### Mute / Lo/Hi button (7)

Slide button to change the volume.

Wall bracket (8), magnet (9), stand (10), battery cover (11)

## LCD-DISPLAY

Time window (1), minute (2), second (3), count-up indicator (4), count-down indicator (5)

## VOLUME CONTROL

You can control the volume of the signal using the side slide button (7). You can choose between loud (Hi), quiet (Lo) and mute (Mute).

## MOUNTING OPTIONS FOR THE TIMER

Use the wall bracket (8), the magnet (9) or the stand (10) on the back of the appliance for positioning. Mounting material for wall mounting is not included in the scope of delivery.

## COUNTDOWN MEMORY SETTING

1. Press and hold the M1 button (M2 or M3) for 2 seconds to access the timer time setting.
2. Press the MIN button to set the minutes.
3. Press the SEC button to set the seconds.
4. Press the M1 button (M2 or M3) again to confirm and save the setting. This also happens automatically after 30 seconds in which no button is pressed.
5. Repeat steps 1-4 to change the saved data.
6. Press and hold the MIN and SEC buttons simultaneously to set the count data to 0.



Count time mode



Count down memory setting

## USING THE COUNTDOWN FUNCTION

1. Set the desired countdown time.
2. Press the M1 button (M2 or M3) to select the saved time. Now press the S/S button to start or stop the countdown function. While the countdown is running, the light flashes green.
3. The alarm sounds as soon as the countdown time reaches 0. When the time has elapsed, the light flashes red. Press the S/S button to acknowledge the alarm and repeat the saved time. The alarm tone stops automatically after one minute.
4. The timer automatically switches to the count-up function after the count-down time has elapsed.

## USING THE COUNT-UP FUNCTION

If 00<sub>M</sub>00<sub>S</sub> appears on the display, press the S/S button to start the count-up function. Press the S/S button again to stop the timer. This process can be repeated as often as required. The maximum display is 99 minutes 59 seconds.

## DECLARATION OF CONFORMITY

A declaration of conformity and the digital version of these operating instructions can be found here: <http://www.thgeyer.com/declaration-of-conformity-timer>

## BATTERY RETURN



Batteries must not be disposed of with household waste. You are legally obliged to return batteries to suitable collection centres. Batteries containing hazardous substances are labelled with the 'crossed-out dustbin' symbol and one of the chemical symbols Cd (cadmium), Hg (mercury) or Pb (lead).

## FUNKCJE I OPIS TIMERA

### Przycisk M1 (1)

Naciśnij przycisk, aby ustawić pierwszy czas zapamiętywania. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do ustawienia odliczania.

### Przycisk M2 (2)

Naciśnij przycisk, aby ustawić drugi czas zapamiętywania. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do ustawienia odliczania.

### Przycisk M3 (3)

Naciśnij przycisk, aby ustawić trzeci czas zapamiętywania. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do ustawienia odliczania.

### Przycisk MIN (4)

Naciśnij, aby zmienić minuty w trybie ustawień.

### Przycisk SEC (5)

Naciśnij, aby zmienić sekundy w trybie ustawień.

### Przycisk S/S (6)

Naciśnij, aby uruchomić lub zatrzymać odliczanie.

### Przełącznik Mute / Lo / Hi (7)

Przesuń, aby ustawić poziom głośności sygnału dźwiękowego.

Uchwyt ścienny (8), magnes (9), podstawka (10), pokrywa baterii (11)

## WYŚWIETLACZ LCD

Okno czasu (1), minuty (2), sekundy (3), wskaźnik zliczania w górę (4), wskaźnik odliczania (5)

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Sygnal dźwiękowy można regulować za pomocą bocznego suwaka (7). Do wyboru są tryby: głośny (Hi), cichy (Lo) oraz wyciszony (Mute).

## OPCJE MONTAŻU TIMERA

Urządzenie można ustawić przy użyciu uchwyty ściennego (8), magnesu (9) lub podstawki (10) znajdującej się z tyłu. Materiały montażowe do instalacji na ścianie nie są zawarte w zestawie.

## USTAWIENIE PAMIĘCI ODLICZANIA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M1 (lub M2 albo M3) przez 2 sekundy, aby przejść do ustawienia czasu odliczania.
2. Naciśnij przycisk MIN, aby ustawić minuty.
3. Naciśnij przycisk SEC, aby ustawić sekundy.
4. Naciśnij ponownie przycisk M1 (M2 lub M3), aby potwierdzić i zapisać ustawienie. Zapis następuje również automatycznie po 30 sekundach braku aktywności.
5. Powtórz kroki 1-4, aby zmienić zapisane dane.
6. Przytrzymaj jednocześnie przyciski MIN i SEC, aby wyzerować zapisane dane odliczania.

## TIMER-FUNKTIONEN & BESCHREIBUNG

### M1-Taste (1)

Drücken Sie die Taste zum Einstellen der ersten Speicherzeit. Drücken und halten Sie die Taste für 2 Sekunden, um in die Count-Down-Zeiteinstellung zu gelangen.

### M2-Taste (2)

Drücken Sie die Taste zum Einstellen der zweiten Speicherzeit. Drücken und halten Sie die Taste für 2 Sekunden, um in die Count-Down-Zeiteinstellung zu gelangen.

### M3-Taste (3)

Drücken Sie die Taste zum Einstellen der zweiten Speicherzeit. Drücken und halten Sie die Taste für 2 Sekunden, um in die Count-Down-Zeiteinstellung zu gelangen.

### MIN-Taste (4)

Drücken Sie die Taste, um im Einstellmodus die Minuten zu ändern.

### SEC-Taste (5)

Drücken Sie die Taste, um im Einstellmodus die Sekunden zu ändern.

### S/S-Taste (6)


Drücken Sie die S/S-Taste, um die Timer-Funktion zu starten und zu stoppen.

### Mute / Lo/Hi-Taste (7)

Schiebetaste um die Lautstärke zu verändern.

Wandhalterung (8), Magnet (9), Standfuß (10), Batteriedeckel (11)

## LCD-DISPLAY

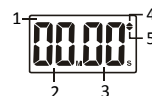

Zeitfenster (1), Minute (2), Sekunde (3), Count-Up-Kennzeichen (4), Count-Down-Kennzeichen (5)

#### **UŻYWANIE FUNKCJI ODLICZANIA**

1. Ustaw żądany czas odliczania.
2. Naciśnij przycisk M1 (lub M2 albo M3), aby wybrać zapisany czas.
3. Naciśnij przycisk S/S, aby uruchomić lub zatrzymać funkcję odliczania. Podczas działania odliczania dioda świeci się na zielono.
4. Gdy odliczanie osiągnie 0, włączy się alarm i dioda zacznie migać na czerwono.
5. Naciśnij przycisk S/S, aby wyłączyć alarm i rozpocząć zapisany czas ponownie. Alarm automatycznie wyłącza się po jednej minucie.
6. Po zakończeniu odliczania timer automatycznie przełącza się na funkcję zliczania w górę.

#### **UŻYWANIE FUNKCJI ZLICZANIA W GÓRĘ**

1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 00M00S, naciśnij przycisk S/S, aby uruchomić funkcję zliczania w górę.
2. Ponownie naciśnij przycisk S/S, aby zatrzymać licznik.
3. Proces można powtarzać dowolną liczbę razy.
4. Maksymalny wyświetlany czas to 99 minut i 59 sekund.

#### **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Deklarację zgodności oraz cyfrową wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć na stronie:  
<http://www.thgeyer.com/deklaracja-zgodno%C5%9Bci-timer>

#### **ZWROT BATERII**



Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zgodnie z przepisami prawa są Państwo zobowiązani do zwrotu baterii w odpowiednich punktach zbiórki. Baterie zawierające substancje niebezpieczne oznaczone są symbolem przekreślonego kosza oraz jednym z symboli chemicznych: Cd (kadm), Hg (rtęć) lub Pb (ołów).